

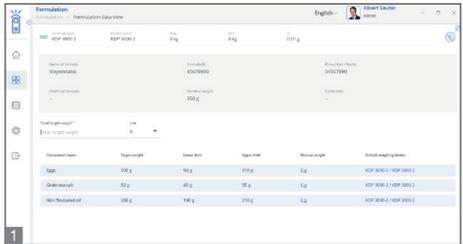


KERN SET-21 EasyTouch Formulation

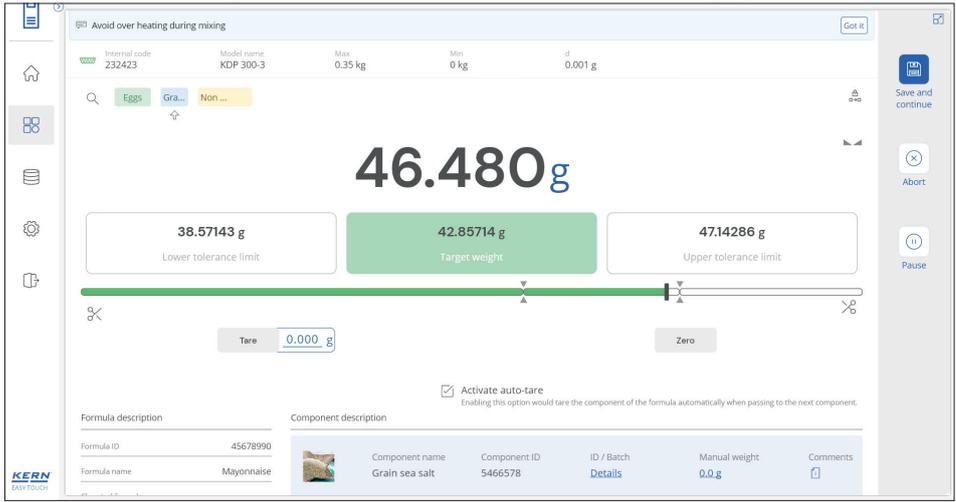

1 Erfassen von Chargenkomponenten

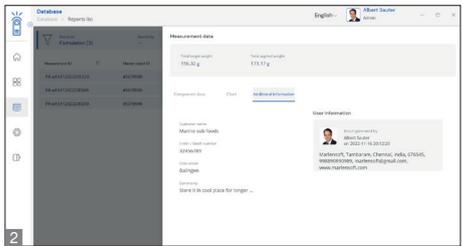


2 Speichern von Chargeninformationen

ET Formulation – Rezepturfunktion

Merkmale

- Hinweis: die notwendige Basis ist **SET-01 ET OS** (Basispaket). **SET-21 ist Teil des SET-02 Premium Labor Paket** mit „Differenzfunktion“ zum Vorteilspreis
- **Chargenverwaltung:** Doppelte Chargenverwaltung, die es ermöglicht, **1** Chargenangaben der Eingangsstoffe (Komponenten) zu erfassen und zu archivieren, sowie **2** Chargeninformationen des Endprodukts – der Rezeptur – einzugeben und zu speichern (Normkonformität 21 CFR Part 11)
- **9 Multi Gerätenutzung/-verwaltung:** KERN EasyTouch kann sowohl mit KERN Waagen, als auch mit Fremdgeräten kommunizieren. Es ist möglich, während eines Arbeitsvorgangs zwischen verschiedenen Waagen auszuwählen, also z. B. hochlastige Waagen für grobe Messungen und Präzisionswaagen für feine Messungen (Wiegesystem/ Zählsystem). Die Messergebnisse aller Waagen werden in einem einheitlichen Ergebnisprotokoll gespeichert, einschließlich deren Herkunft (Normkonformität 21 CFR Part 11, u. a.)
- **3 Grafische Ergebnisanzeige:** Darstellung der einzelnen Rezepturkomponenten in Form eines Balkendiagramms zur übersichtlichen Anzeige einer Rezeptur
- **4 Automatische Korrekturfunktion:** Nach einem versehentlichen Überdosieren einer Komponente berechnet das System automatisch, welche Mengen der anderen Komponenten nachdosiert werden müssen. Der Benutzer wird hierbei Schritt-für-Schritt durch das Dosieren der weiteren Komponenten geführt, unterstützt durch eine übersichtliche Balkengrafik und die Angabe der entsprechenden Zielgewichte

- **5 PC-Druckfunktion:** alle relevanten Rezepturdaten können übersichtlich über einen Standard PC-Drucker ausgedruckt werden. Alternativ kann ein kompaktes Etikett z. B. zum Bekleben einer abgefüllten Flasche, Containers, Kartons etc. gedruckt werden.
- **6 Automatische Multiplikationsfunktion:** Der Benutzer muss nur das gewünschte Gesamtgewicht eines Auftrags zur Rezeptur eingeben. Das System berechnet dann automatisch die notwendigen Mengen der Komponenten
- **Sperrfunktion von Rezepten:** Verhindert Veränderungen von Rezepturen. In den Basis-Einstellungen der Rezeptur kann das Recht zur Veränderung der Rezeptur auf bestimmte Benutzergruppen eingeschränkt werden
- **Pause-Funktion:** Eine Rezeptur kann so eingestellt werden, dass Unterbrechungen erlaubt sind. In diesem Fall wird eine Rezeptur „halbfertig“ zwischengespeichert. Nach erneutem Aufrufen, wird der Benutzer direkt zu dem Schritt geführt, an dem die Rezeptur unterbrochen wurde und kann die Rezeptur nahtlos fortsetzen
- **7 Zentrale Komponentenverwaltung:** Bestandteile von Rezepturen werden im zentralen Stammdatenspeicher abgelegt und können in verschiedenen Rezepturen eingesetzt werden. Der Aufruf einer Komponente kann über ihre ID-Nummer per Barcode erfolgen. Pro Komponente ist ein Bild hinterlegbar

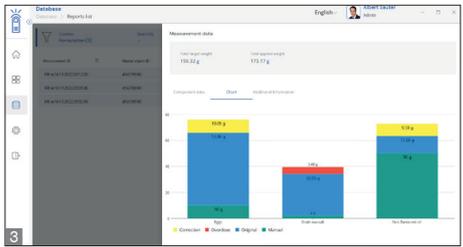


3 Grafische Ergebnisanzeige



4 Automatische Korrekturfunktion




5 Druckprotokoll

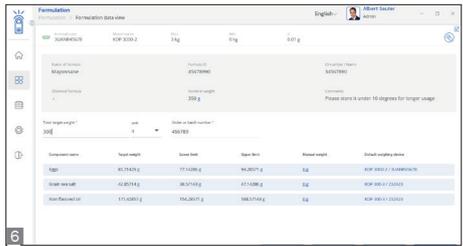


6 Automatische Multiplikationsfunktion


KERN SET-21 EasyTouch Formulation

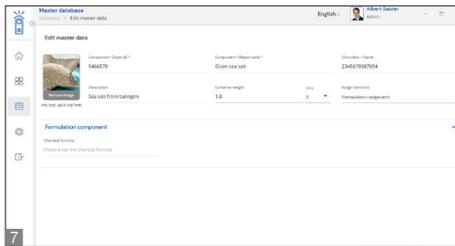

Zentrale Komponentenverwaltung

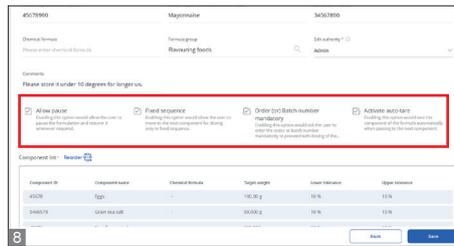


Offene oder fixe Komponentenreihenfolge

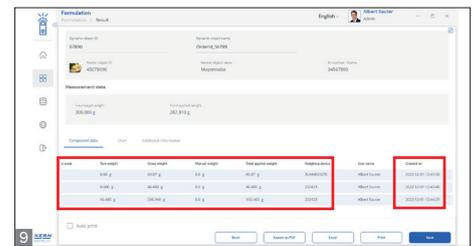

Multi Geratennutzung/-verwaltung



Komponentenbalken

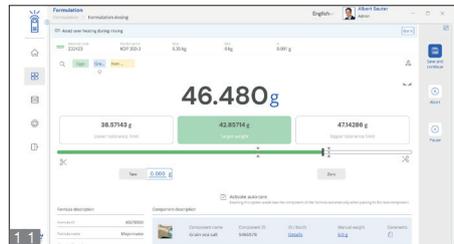

Manuelle Auswahl der nachsten Komponente

- 8 Offene oder fixe Komponentenreihenfolge:** Bei der Planung einer Rezeptur kann festgelegt werden, ob die Komponenten fest in der vorgesehenen Reihenfolge eindosiert werden mussen oder ob die Reihenfolge der Eingabe der Komponenten frei ist
- Dosier-Assistent:** Beim Einwiegen gibt das System dem User optische und akustische Ruckmeldung zur Erreichung des Zielgewichts. Die optische Ruckmeldung wird durch einen intelligenten Bargraph mit Auto-Fokus auf den Zielbereich unterstutzt. Die akustische Ruckmeldung erfolgt durch Piepton
- 10 Komponentenbalken:** bersichtliche Anzeige in welchem Mengenverhaltnis die Komponenten zueinander stehen, welche Komponenten schon erfolgreich eindosiert wurden (grun), welche Komponenten nun an der Reihe sind (orange) und welche Komponenten noch nicht hinzugefugt wurden (grau). **11** Bei offener Reihenfolge kann per Klick auf die entsprechende Komponente die nachste Komponente manuell ausgewahlt werden
- Sicherheitswarnung:** Ein frei editierbares Kommentarfeld kann zu Beginn eines Rezepturvorgangs prominent angezeigt werden. Diese Information kann z. B. fur Sicherheitshinweise oder Warnhinweise verwendet werden
- Zentraler Messdatenspeicher (Save-Data Local):** In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiegedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerat oder zentral – fur alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Alle Speicherdaten sind manipulationssicher,

also unveranderlich gespeichert. Die Veranderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Messdatenspeicher gesichert (Data Traceability). Dynamische Daten konnen jederzeit aufgerufen und ausgedruckt bzw. per Tabelle exportiert werden

- Das **Rezeptieren** kann entweder kontinuierlich ohne Abnehmen der eingewogenen Komponente oder individuell mit Abnehmen der jeweils eingewogenen Komponente durchgefuhrt werden


Optionen

- Zentrale Datenspeicherfunktion Save-Server** zur zusatzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, uber KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell fur Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiegedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu mussen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveranderlich, KERN SET-10
- Save-Cloud:** Hat dieselbe zentrale Datenspeicherfunktion fur alle an KERN EasyTouch angeschlossenen Wiegesysteme wie Save-Server. Der Unterschied besteht darin, dass in Save-Data Cloud der Speicherort ein KERN-Server ist, der uber das Internet erreicht wird, anstatt ein Server im lokalen Netzwerk. Das Einrichten der Save-Data Cloud Funktionalitaten erfolgt vollautomatisch und benotigt keinen Netzwerk-Administ-


rator auf Benutzersseite, KERN SET-101

- Coming soon: SET-12 Pharma Set:** Dieses Programmpaket setzt auf SET-21 auf und bildet die folgenden Prozesse im Bereich der Pharma-Industrie, der Erzeugung von Kosmetika und Babynahrung oder Nahrungserganzungsstoffen oder ahnlicher Produkte ab: **Produktion** (SET-121), **Produktionsbegleitende Qualitatsuberprufungen** (SET-122) und **Abfullen** sowie **Etikettieren** (SET-133). Ebenfalls verfugbar: Vorlage zur Softwarevalidierung (SET-124) und Anti-Cybercrime-Funktion (SET-125) zur vollstandigen Trennung des Systems von Netzwerken im Alarmfall

KERN SET-21 EasyTouch Formulation

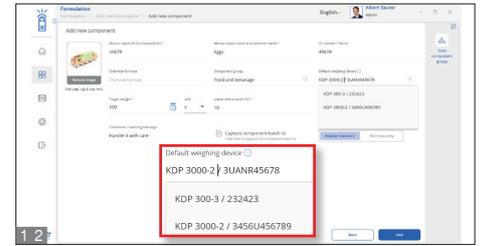

Definierte Waage

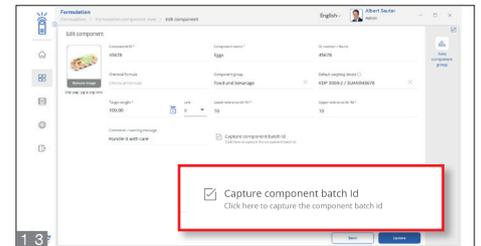

Chargen-ID für Wiegekomponente

Neue Funktionen

1 2 Definierte Waage

- Festlegung einer bestimmte Waage für das Wiegen einer bestimmten Komponente innerhalb einer bestimmten Formel
- Automatisches Umschalten auf die entsprechende Waage, wenn der Benutzer in der Rezeptur zu dieser Komponente kommt. Auf diese Weise können keine Fehler durch Wiegen auf einer falschen Waage auftreten
- Dokumentation, welcher Wägevorgang auf welcher Wägeeinrichtung durchgeführt wurde
- Ideal für qualifizierte Prozesse (IQ, OQ, PQ), wie z. B. für Pharmaproduktion
KERN SET-212

1 3 Chargen-ID für Komponente, mit

- eine Chargen-ID kann für eine Komponente als obligatorisch definiert werden, wenn diese Formel ausgeführt wird
- Der Nutzer muss bei jedem Rezepturvorgang erst die Chargen-Bezeichnung der ausgewählten Komponente eingeben, bevor er diese Einwaage speichern kann
- Ausgabe der Komponenten-Chargen-ID im Druckprotokoll der beendeten Rezeptur

1 4 Handeingabe:

- Diese Funktion erlaubt es dem Nutzer eine Komponente ohne Wiegen einzugeben. z. B. ein voller Sack oder ein volles Gebinde mit verlässlicher Herstellerangabe des Gewichtes

Technische Daten

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf bis zu vier Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) gleichzeitig und unabhängig betrieben werden
- Benutzer: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden
- Waagen: Es können unbeschränkt viele Waagen in einer Lizenz angelegt und betrieben werden
- Kommunikation Waagen/Endgerät: Waagen können per serielltem Anschluss, USB, Bluetooth, Ethernet oder per WLAN mit dem PC, Laptop oder Tablet kommunizieren



Handeingabe

STANDARD



OPTION

